



电转移缓冲液（10×）说明书（简化版）

（货号：W014-1-1）

【产品简介】

本产品作为蛋白电泳完毕后，将凝胶上的蛋白电转移到 PVDF 膜或其它膜上的缓冲液，含有 0.48M Tris、0.39M 甘氨酸和 0.37%SDS。

【试剂组成】

试剂编号	试剂组成	规格装量	保存条件
R1	电转移缓冲液（10×）	500ml	4℃ 保存 有效期一年

【操作规程】

按照所需的体积，使用时按 10×电转移缓冲液：蒸馏水：甲醇 =1：7：2 的比例配制成 1×的电转移缓冲液工作液，就可以用于电转移实验。